

## Notice d'installation Statifs


### **KERN SXC, IXC**

Type TSXC-A01-A  
TIXC-A01-A  
TIXC-A02-A

Version 1.0  
2023-06  
F



TSXC-A01-A\_TIXC-A01-A\_TIXC-A02-A-IA-f-2310

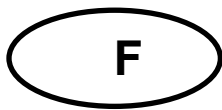

## **Statifs**

Version 1.0 2023-06

## **Notice d'installation**

---

---

### Table des matières



|          |                                          |          |
|----------|------------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Caractéristiques techniques .....</b> | <b>3</b> |
| 1.1      | Dimensions .....                         | 3        |
| <b>2</b> | <b>Etendue de la livraison.....</b>      | <b>6</b> |
| <b>3</b> | <b>Installation.....</b>                 | <b>7</b> |

# 1 Caractéristiques techniques




| KERN                   | TSXC-A01-A | TIXC-A01-A | TIXC-A02-A |
|------------------------|------------|------------|------------|
| Hauteur du statif (mm) | 330        | 330        | 600        |

## 1.1 Dimensions




- Mesures en mm
- Dessins sur la page suivante
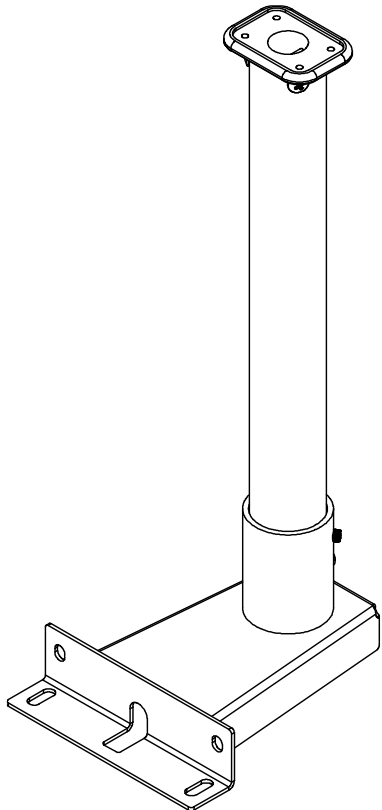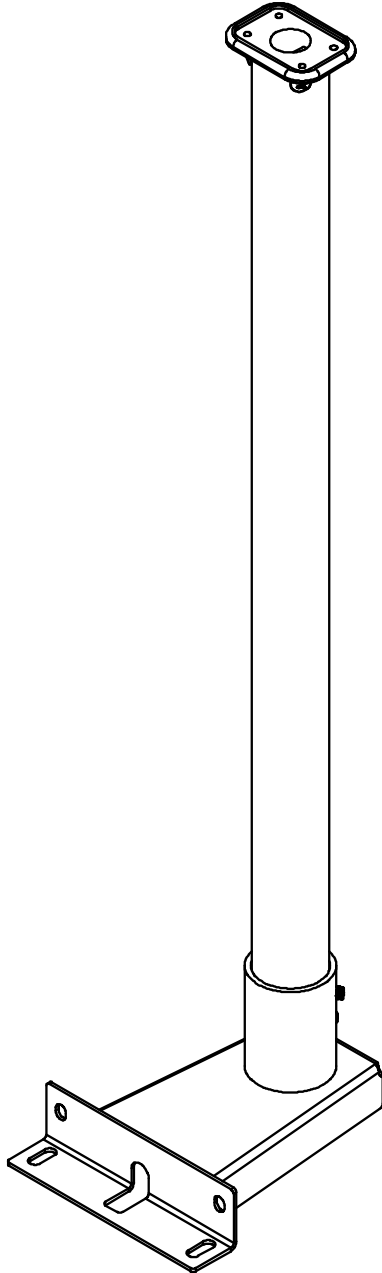
| Modèles à 330 mm                                                                    | Modèles à 600 mm                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |







**Modèles à 330 mm:**

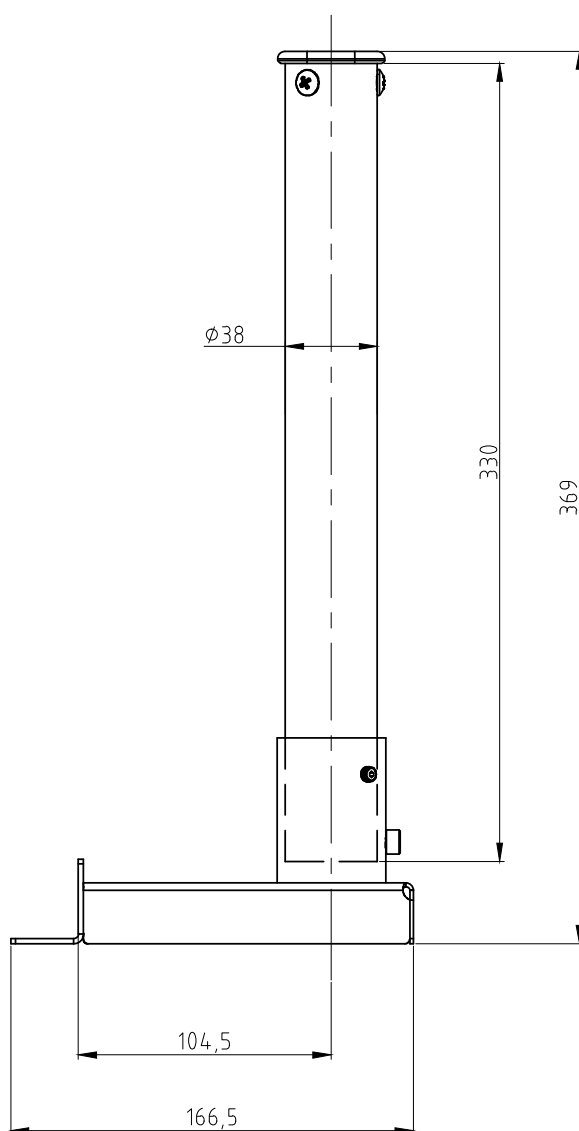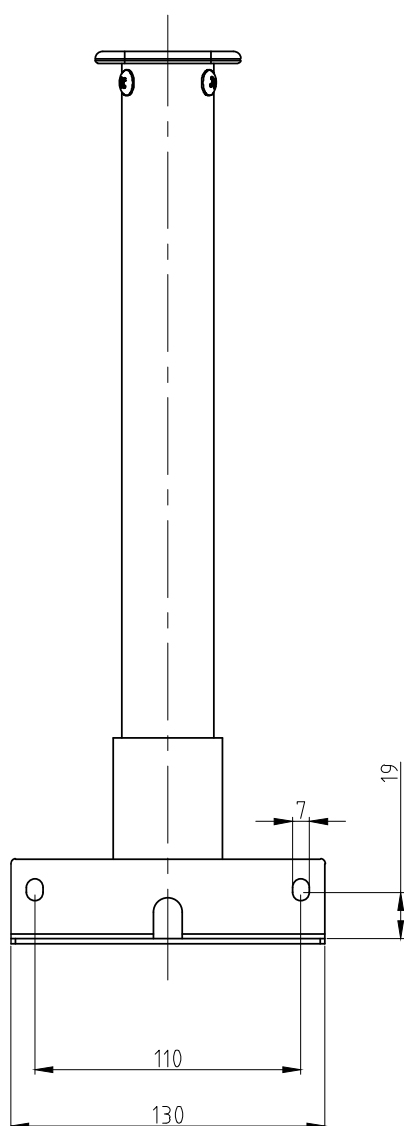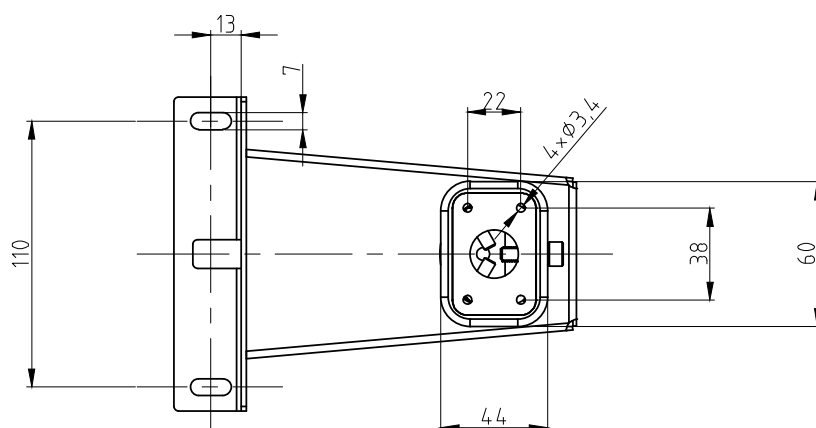

**Modèles à 600 mm:**

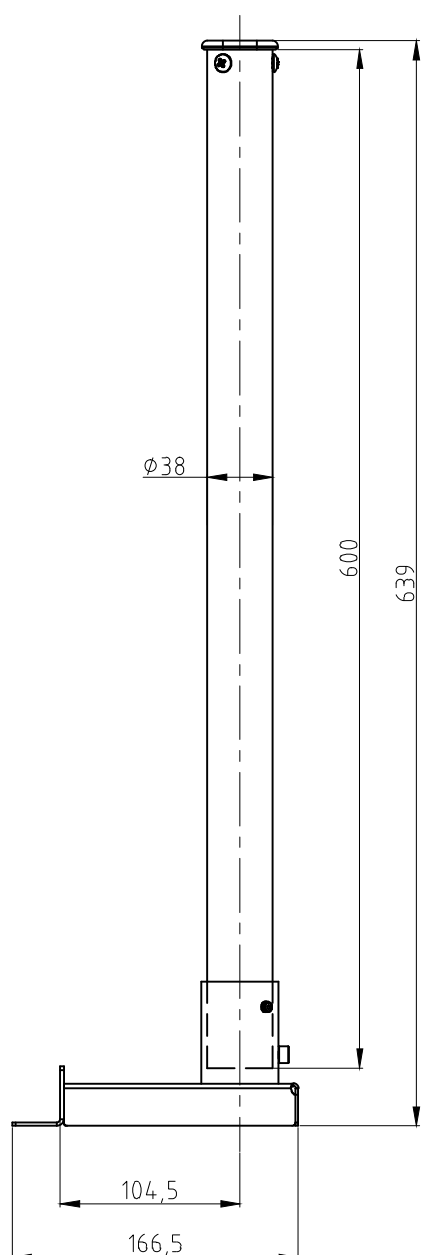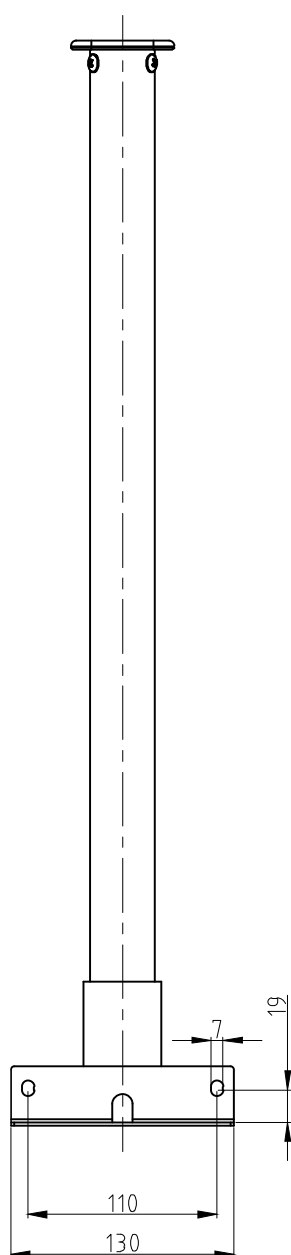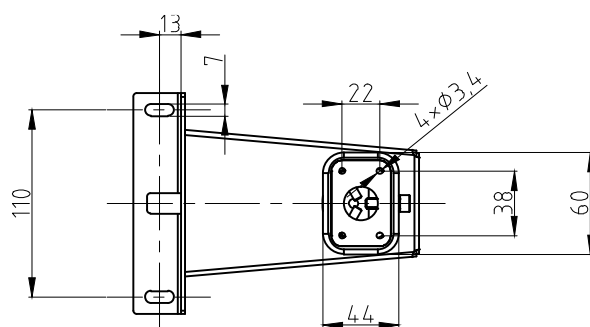

## 2 Etendue de la livraison

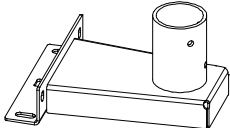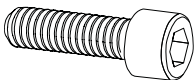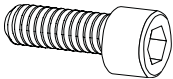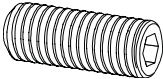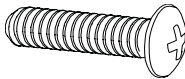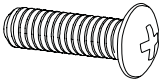
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>A</b></p> <p>Pied de statif</p> <p>1 x</p> |  <p><b>B</b></p> <p>Tuyau de statif</p> <p>1 x</p>      |  <p><b>C</b></p> <p>Support de l'afficheur</p> <p>1 x</p>  |
|  <p><b>S1</b></p> <p>M6 x 16</p> <p>4 x</p>      |  <p><b>S2</b></p> <p>Rondelle élastique</p> <p>4 x</p> |  <p><b>S3</b></p> <p>Rondelle intercalaire</p> <p>4 x</p> |
|  <p><b>S4</b></p> <p>M6 x 12</p> <p>1 x</p>     |  <p><b>S5</b></p> <p>M6 x 10</p> <p>2 x</p>           |  <p><b>S6</b></p> <p>M5 x 16</p> <p>3 x</p>              |
|  <p><b>S7</b></p> <p>M4 x 10</p> <p>4 x</p>     |                                                                                                                                          |                                                                                                                                               |

### 3 Installation

#### Montage du pied de statif à la plateforme:


1. Positionner le pied du statif (**A**) au milieu par-dessus des perçages sur le côté de la plateforme.
2. D'abord enficher la rondelle élastique (**S2**) et ensuite la rondelle intercalaire (**S3**) sur la vis (**S1**) (4 x).
3. Visser à fond le pied du statif.

**Veillez à ce qu'aucun câble ne soit coincé ou endommagé.**

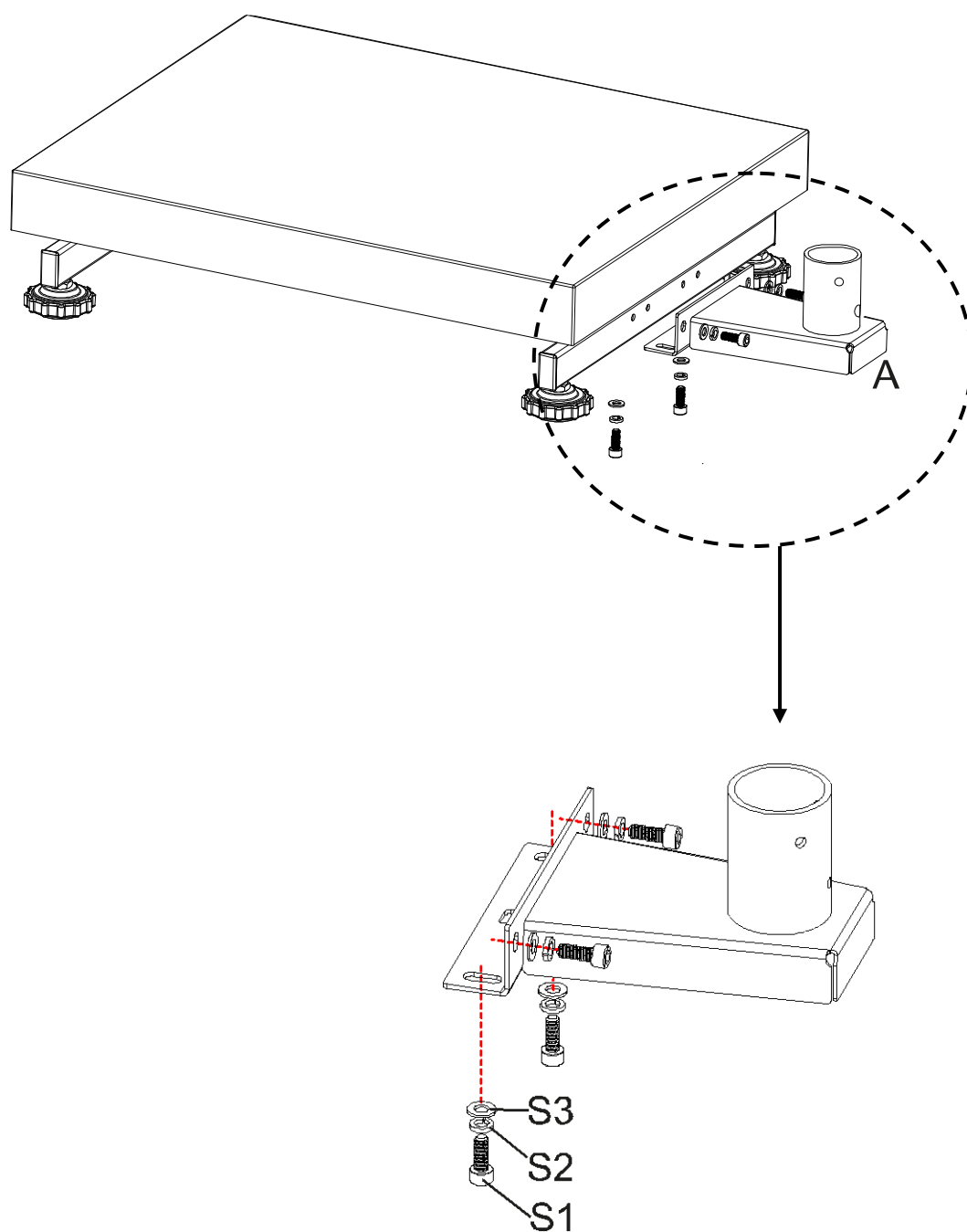

### Montage du tuyau de statif au pied du statif:

4. Dévisser les vis **S4** et **S5** du tuyau de statif.
5. Enficher le tuyau de statif (**B**) dans le pied du statif. Veillez à ce que le perçage du tuyau de statif coïncide avec le perçage **S4**.
6. Revisser les vis **S5** et fixer le tuyau de statif à l'aide de la vis **S4**.

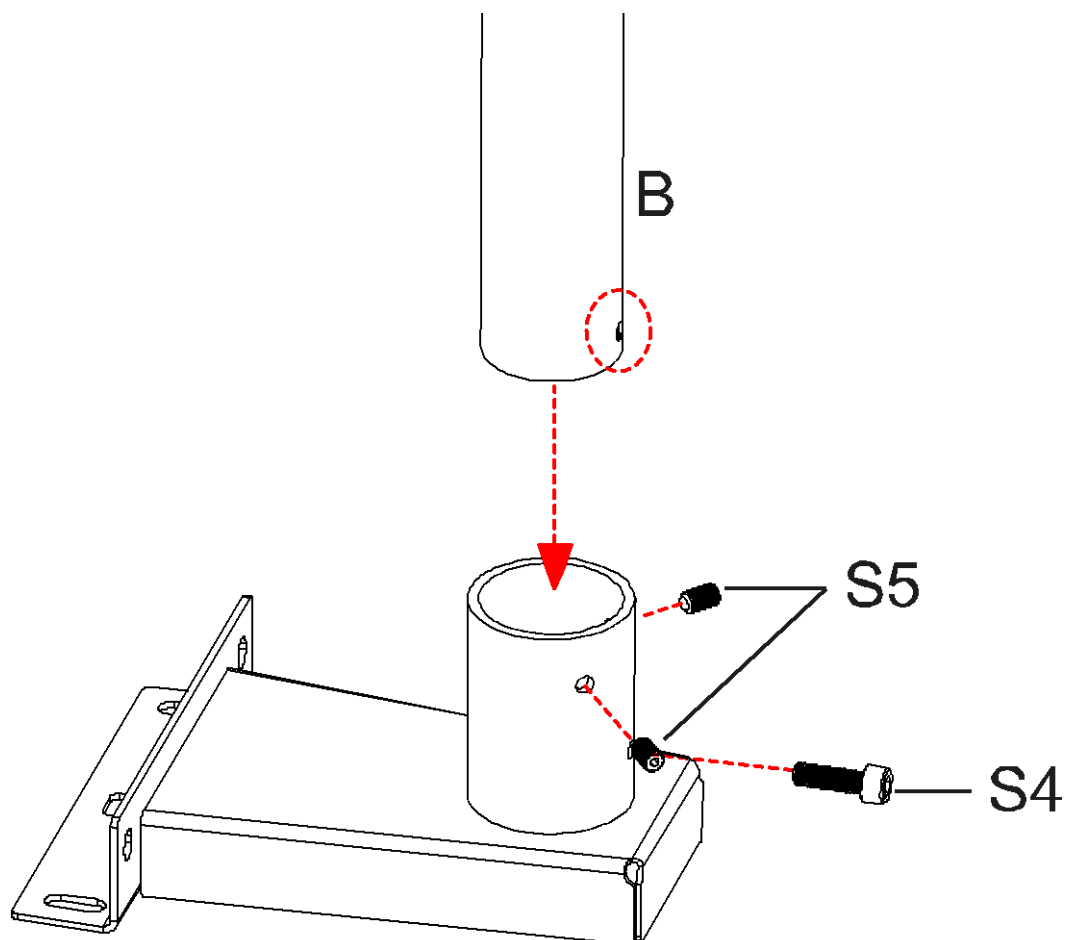

### Montage de l'afficheur au tuyau de statif:

7. Enficher le support de l'afficheur (**C**) dans le tuyau du statif et fixer à l'aide des vis **S6**.
8. Fixer l'afficheur au support pour l'afficheur à l'aide des vis **S7**.

