

7 CONSEILS POUR BIEN UTILISER LES POIDS DE CONTRÔLE



1 Stockez les poids dans le coffret ou la valise appropriés

Pour protéger vos poids, nous les fournissons dans un contenant approprié pour le stockage. Il ne sert pas seulement au transport : il protège aussi vos poids de la poussière, de la saleté et des vibrations dans la vie quotidienne. Utilisez-le pour que vos poids soient toujours prêts à l'emploi !



5 Pensez à les nettoyer soigneusement

Même dans les meilleures conditions ambiantes, il est nécessaire de nettoyer vos poids de temps en temps. Il est préférable d'utiliser un chiffon microfibre doux, un soufflet ou un pinceau à poussière. N'utilisez jamais de produits chimiques agressifs. Ceux-ci peuvent endommager la surface de votre poids, ce qui réduit sa précision.



2 Conservez la balance et les poids au même endroit

Une condition importante pour obtenir des résultats précis est que la balance et les poids de contrôle doivent être exposés à la même température et à la même humidité. Pour ce faire, le mieux est de les conserver au même endroit. Si ce n'est pas possible, rappelez-vous que, selon la taille des poids, l'acclimatation peut prendre un certain temps. Rapprochez donc les poids de la balance le plus tôt possible.



6 Utilisez des outils

Pour profiter longtemps de vos poids, utilisez nos outils spécialement conçus : les pincettes et les poignées spéciales pour le levage des poids de contrôle sont adaptées à leur surface sensible. Ils vous permettent également de soulever des poids lourds de manière ergonomique, pour préserver votre santé.



3 Faites attention à la surface sensible

Même les empreintes digitales ou les minuscules rayures infligées par des objets peuvent affecter la surface d'un poids et donc sa précision. Portez toujours des gants ou utilisez des pinces spécialement conçues pour soulever les petits poids. Pour éviter l'usure, déposez toujours soigneusement vos poids de haut en bas sur la balance au lieu de les pousser.



7 Vérifiez vos poids avant utilisation

Les gouttes d'eau, la poussière ou les rayures peuvent rendre les poids de contrôle inutilisables. Surtout si plusieurs personnes utilisent les poids, vérifiez soigneusement s'ils sont intacts, propres et secs avant chaque utilisation. Souvent, le mieux est de nettoyer le poids, puis de laisser un certain temps s'écouler avant la prochaine utilisation. Si le poids a été utilisé dans un autre lieu, il est indispensable de prévoir un temps d'acclimatation suffisant.



4 Faites-le régulièrement réétalonner vos poids

Même un poids de contrôle parfaitement entretenu s'use au fil du temps. Par conséquent, n'oubliez pas qu'il doit être réétalonné aux intervalles spécifiés par la norme ISO 9001. C'est la seule façon d'être sûr que votre poids de contrôle garantit la qualité future de votre matériel de pesée.

