



KERN & Sohn GmbH

Installatie-instructies Accus

KERN FOB_A07-A08

Versie 1.0
12/2010
NL

FOB_A07-A08-IA-nl-1010



KERN FOB_A07-A08

Versie 1.0 12/2010

Installatie-instructies

Accus

Accu	Platform
FOB-A07	180 x 170 mm
FOB-A08	215 x 215 mm (L)

1 Technische gegevens

Accu	Gebruiksduur	Laadtijd
FOB-A07	ca. 24 h	ca. 8 h
FOB-A08	ca. 30 h	ca. 14 h

2 Omvang van de levering

Accu	
FOB-A07	Accublok, 7.2 V; 1200 mAh
FOB-A08	Accublok, 7.2 V; 2000 mAh

3 Installatie accu:

- ⇒ Weegschaal van het stroomnet verbreken
- ⇒ Weegplaat verwijderen

⇒ Aan de onderzijde van de weegschaal schroeven van de accuvakdeksel losdraaien



⇒ Deksel van het accuvak afnemen



⇒ Aansluiting van de accublok met de aansluiting van de weegschaal samenspelden






- ⇒ Accublok in het accuvak leggen
- ⇒ Erop letten dat de kabels niet gekneld raken



- ⇒ Accuvakdeksel opnieuw vastschroeven.

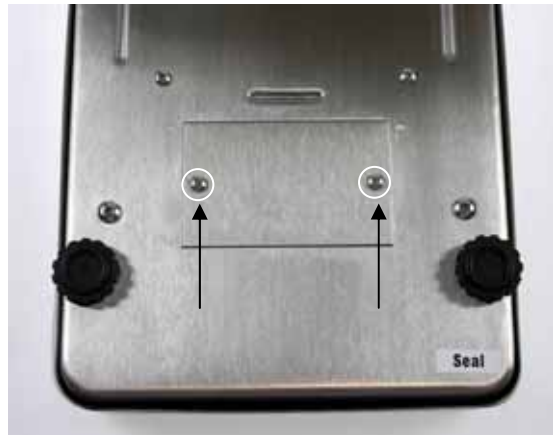

- ⇒ Weegplaat opnieuw opzetten

4 Eerste inbedrijfstelling

De accu wordt door middel van het voedingsapparaat geladen. Hij dient vóór het eerste gebruik 14 uur lang geladen te worden. Inschakelduur van de accu: zie tabel hoofdstuk 1 – “Technische gegevens”.