



KERN & Sohn GmbH

Notice d'installation Pile rechargeable

KERN GAB-A04

Version 1.1

03/2011

F

GAB-A04-IA-f-1111



KERN GAB-A04

Version 1.1 03/2011

Notice d'installation

Pile rechargeable



La pile rechargeable **GAB-A04** peut être montée dans les appareils suivants:

- GAB-N
- CFS
- CPB-D/N
- RPB-D

1 Caractéristiques techniques

Balance	Durée de fonctionnement	Temps de charge
GAB-N	Eclairage d'arrière plan marche: 70 h Eclairage d'arrière plan arrêt: 90 h	12 h
CFS	Eclairage d'arrière plan marche: 70 h Eclairage d'arrière plan arrêt: 90 h	12 h
CPB-D/N	Eclairage d'arrière plan marche: 50 h Eclairage d'arrière plan arrêt: 90 h	12 h
RPB-D	Eclairage d'arrière plan marche: 40 h Eclairage d'arrière plan arrêt: 80 h	14 h

2 Etendue de la livraison

- Bloc de piles rechargeables; 6V 4Ah

3 Installation de la pile rechargeable:

- ⇒ Débrancher la balance du secteur
- ⇒ Enlever le plateau de la balance et le vecteur du plateau de la balance

- ⇒ Enlever le couvercle du compartiment à piles rechargeables



- ⇒ Brancher la prise du bloc de piles rechargeables avec le câble respectif de la balance (Attention aux couleurs!)



- ⇒ Introduire le bloc de piles rechargeables dans le compartiment à piles rechargeables
- ⇒ Protéger le bloc à piles rechargeables contre déplacements à l'aide de mousse synthétique
- ⇒ Veiller à ce que les câbles ne soient pas coincés
- ⇒ Les câbles de connexion ne doivent pas être poussés dans l'espace de pesage (voir flèches)



ATTENTION!

Les câbles de connexion ne doivent pas entrer en contact avec la croix de pesée

- ⇒ Refermer le couvercle du compartiment à piles rechargeables



- ⇒ Monter de nouveau le plateau de la balance et le vecteur du plateau de la balance

4 Première mise en service

La pile rechargeable se recharge grâce à l'adaptateur livré avec le dispositif. Avant sa première utilisation, la pile devrait être chargée pendant 15 heures. Durée de fonctionnement de la pile rechargeable voir table chap. 1 – Caractéristiques techniques.