


# Notice d'Installation Accu

## KERN WTB-A01N

Version 1.0  
11/2012  
F

WTB-N-BA-f-1220

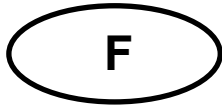

## KERN WTB-A01N

Version 1.0 11/2012

### Notice d'Installation Accu


---

---


#### **La pile rechargeable est chargée par l'adaptateur de la balance.**

L'autonomie de la pile rechargeable avec l'éclairage d'arrière plan est 30 hrs., sans l'éclairage, 50 hrs; le temps de chargement pour atteindre une recharge complète est 12h.


#### **Montage de la pile rechargeable:**

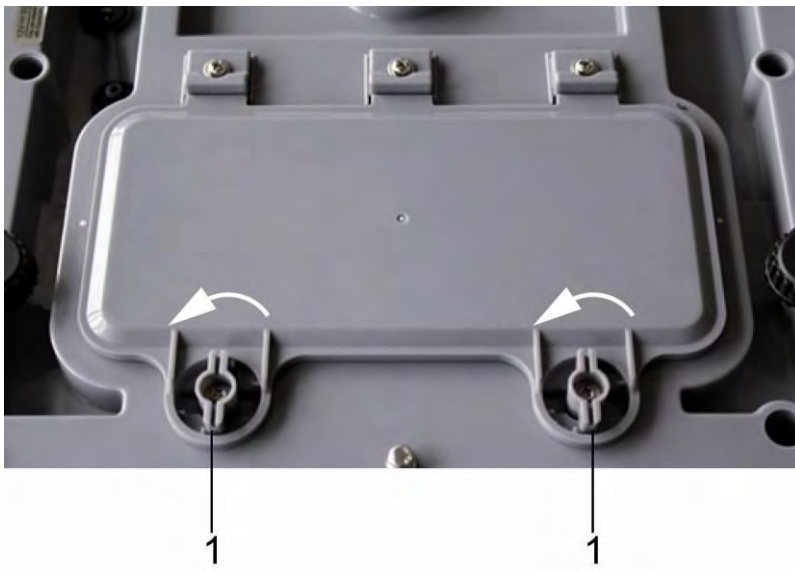

- ⇒ Retirer de la balance l'humidité qui y adhère éventuellement
- ⇒ Tourner les deux leviers (1) 90° à gauche

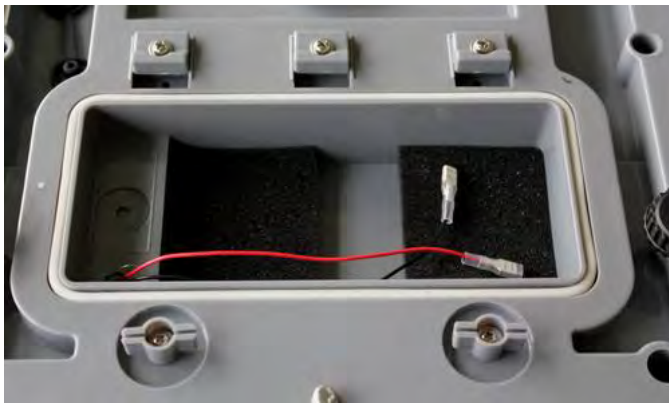

⇒ Retirer le couvercle du compartiment de l'accu et les cales en mousse synthétique

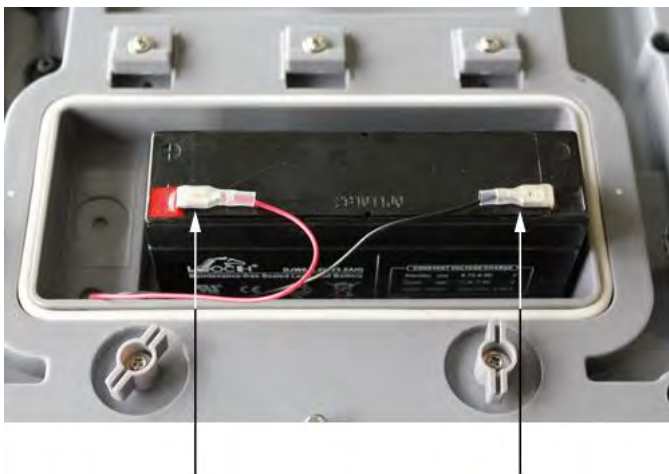

⇒ Brancher la pile rechargeable



Attention aux couleurs:  
Rouge sur rouge !  
Noir sur noir!




⇒ Insérer la pile rechargeable de manière qu'elle ne puisse pas glisser (fixer à l'aide de pièces en mousse synthétique)



Veiller à ce que les câbles ne soient pas coincés



- ⇒ Fermer le couvercle du compartiment à piles rechargeables
- ⇒ Tourner les deux leviers (1) 90° à droite

Si dans l'affichage apparaît le triangle ▼ au dessus de l'afficheur de capacité , la capacité de la pile rechargeable sera bientôt épuisée. Brancher le bloc-secteur, la pile rechargeable sera chargée.



Pour éviter les détériorations de la balance, éviter de l'exposer à de trop fortes pressions, en particulier celles qui s'appliquent au plateau de pesée.