

Guide d'installation Trépied

KERN IFB-A01 / A02

Version 1.3
2025-06
fr



IFB-A01-A02-IA-f-2513



Trépied
Version 1.3 2025-06
Guide d'installation

Table des matières




1	Données techniques	3
1.1	Dimensions.....	4
2	Contenu de la livraison	6
3	Installation	7

1 Données techniques




KERN	IFB-A01	IFB-A02
Hauteur du trépied (mm)	330	600
Pour les dimensions de la plate-forme (mm)	300 x 240 400 x 300 500 x 400 650 x 500	400 x 300 500 x 400 650 x 500

1.1 Dimensions






Modèles avec 330 mm :

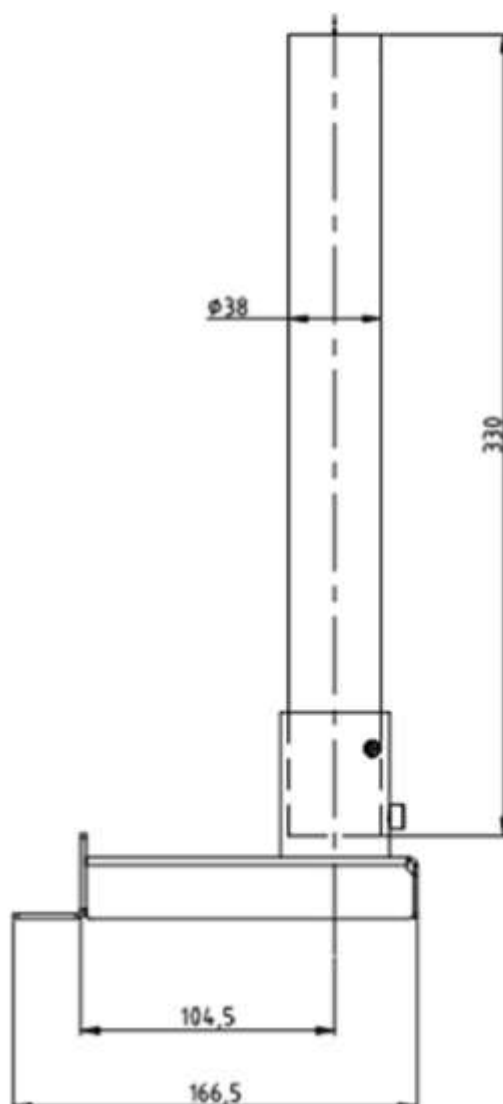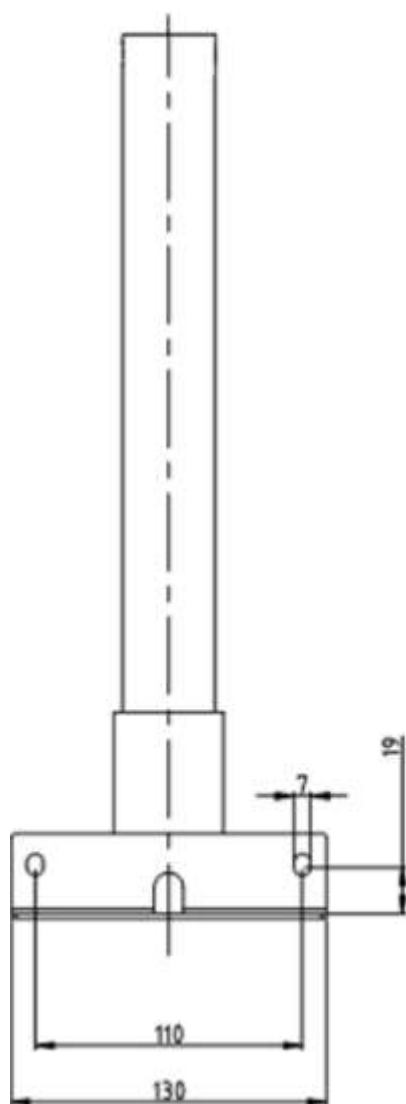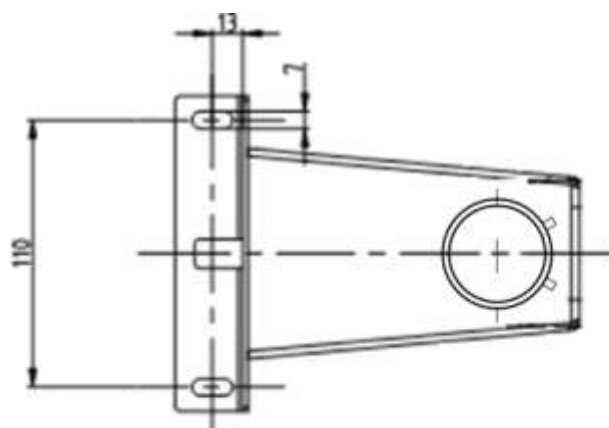

Modèles de 600 mm :

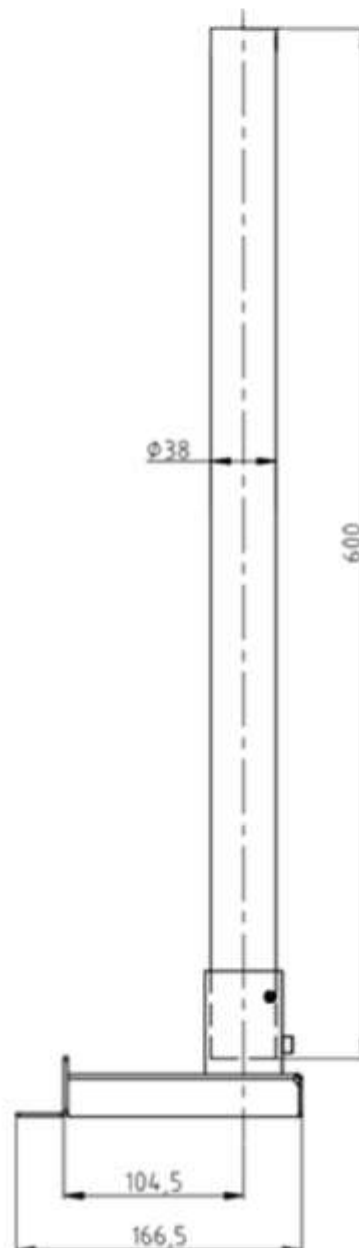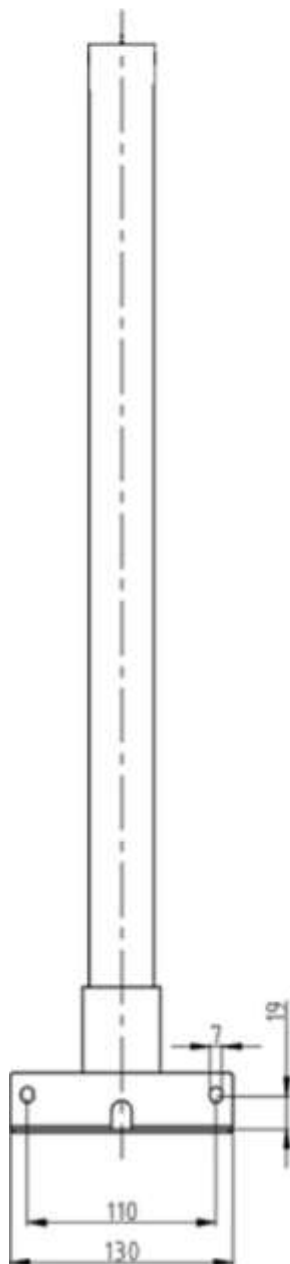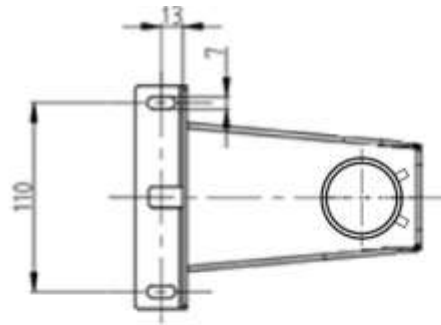

2 Contenu de la livraison

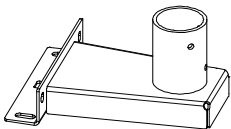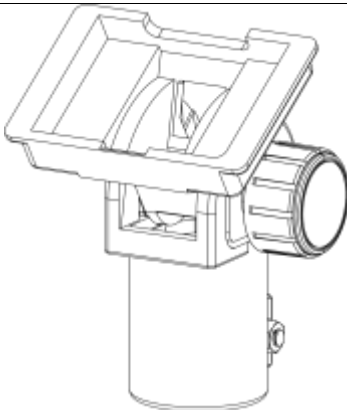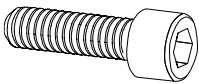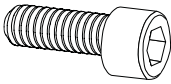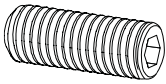 A Pied de trépied 1 x	 B Tube du trépied 1 x	 C Support pour indicateur 1 x
 S1 M6 x 16 4 x	 S2 Rondelle élastique 4 x	 S3 Rondelle 5 x
 S4 M6 x 12 1 x	 S5 M6 x 10 2 x	 S6 M8 x 20 1 x
 S7 Écrou M8 1 x		


C, **S3** (1x), **S6** et **S7** sont livrés à l'état prémonté.

3 Installation

Fixer le pied du trépied à la plate-forme:


1. Positionner le pied du trépied **(A)** au centre, au-dessus des trous sur le côté de la plate-forme.
2. Mettre d'abord la rondelle élastique **(S2)** puis la rondelle **(S3)** sur la vis **(S1)** (4 x).
3. Visser le pied du trépied.

Veillez à ne pas coincer ou endommager les câbles.

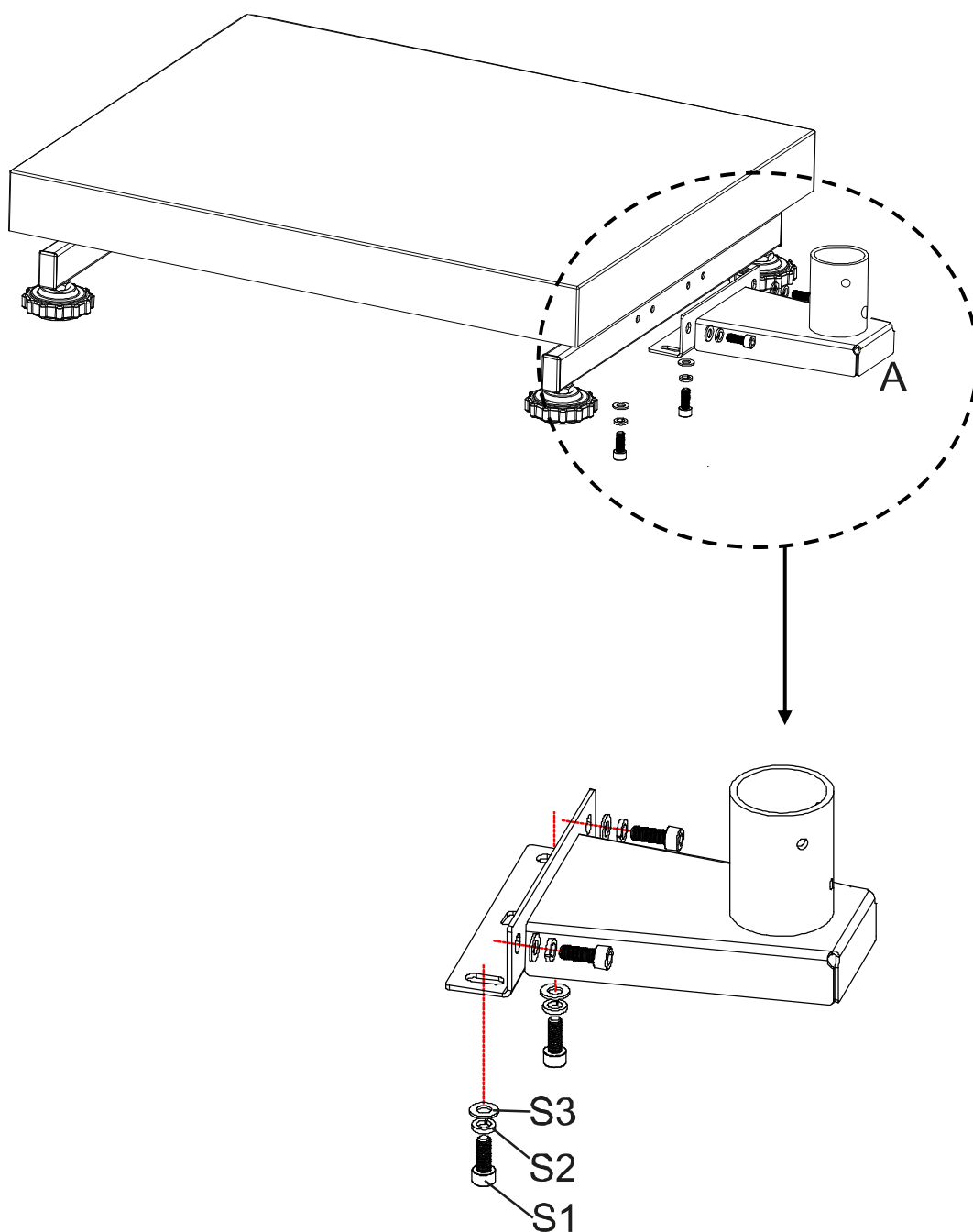


Fixer le tube du trépied à la base du trépied:

4. Dévisser les vis **S4** et **S5** du tube du trépied.
5. Insérer le tube du trépied (**B**) dans le pied du trépied. Veiller à ce que l'alésage du tube du trépied corresponde à l'alésage **S4**.
6. Revisser les vis **S5** et fixer le tube du trépied avec la vis **S4**.

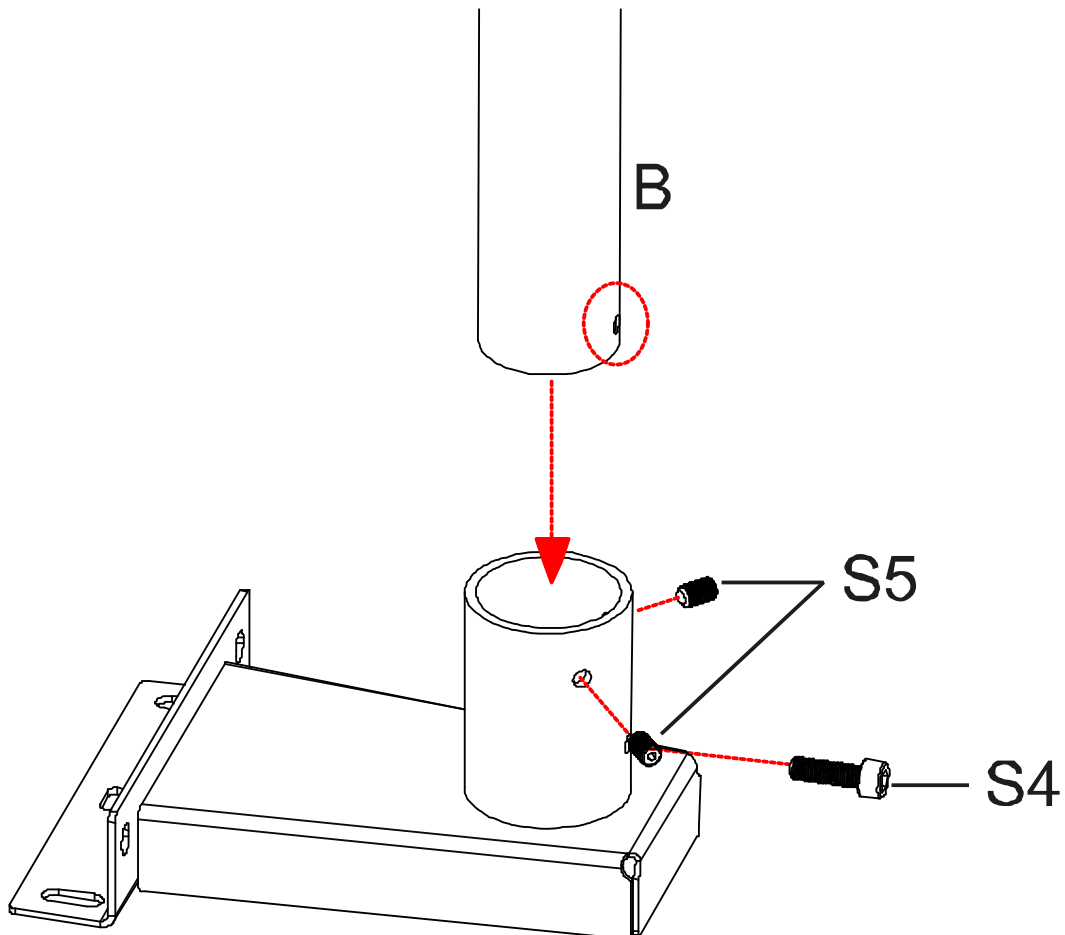

Fixation de l'appareil d'affichage sur le tube du trépied:

7. Insérer le support pour l'appareil d'affichage **(C)** dans le tube du statif et le fixer avec les vis **S6**.

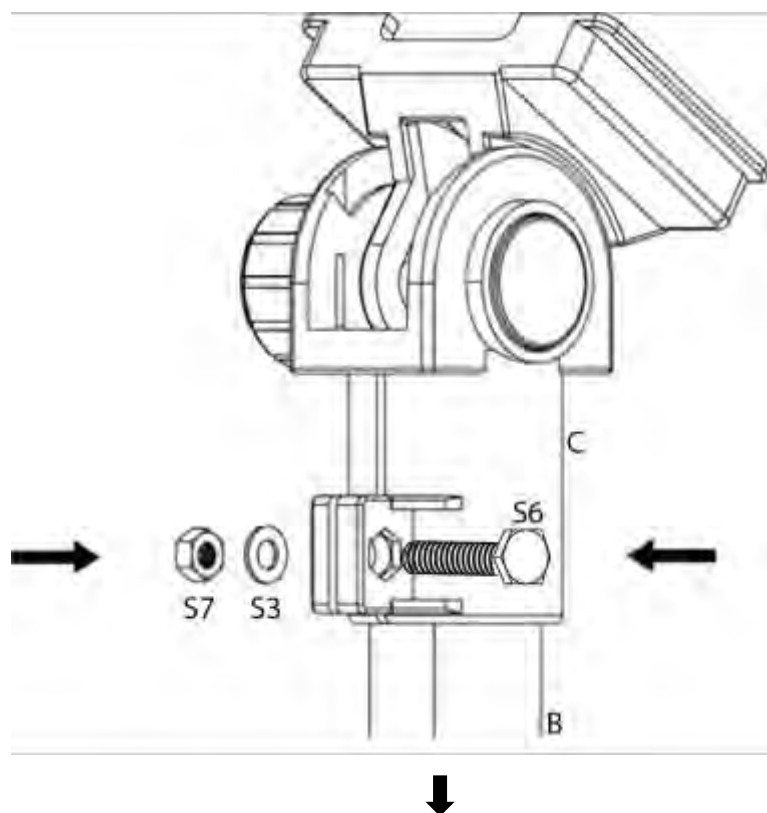

⇒ Insérer le support **(C)** pour l'appareil d'affichage dans l'extrémité supérieure du tube du trépied **(B)** et le fixer avec la vis **(S6)**.

Bloquer du côté opposé avec la rondelle **(S3)** et l'écrou **(S7)**.