


Instructions d'installation porte-piles

KERN PWS-A01

Version 1.0
2022-09
F



TPWS-A01-A-IA-f-2210

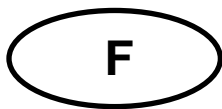

KERN PWS-A01

Version 1.0 2022-09


Instructions d'installation porte-piles

1 Etendue de la livraison

- Porte-pile
- Notice d'installation


2 Montage

1. Dévisser les deux vis à l'arrière de la balance et retirer le couvercle.

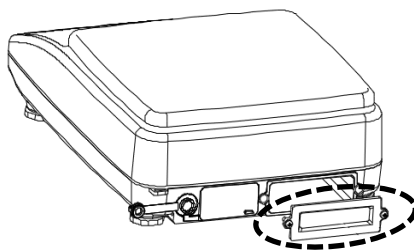


2. Insérer les piles / piles rechargeable dans le porte-piles : 4 x 1,5 V AA

Veiller à la polarité lors de l'insertion.

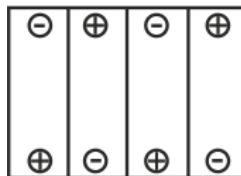

3. Pousser le porte-piles dans l'ouverture et le visser à l'aide des boutons rotatifs.

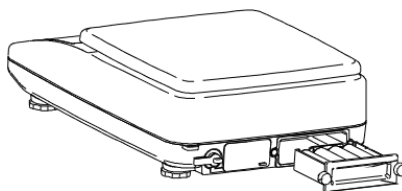

Veillez noter que les piles rechargeables ne peuvent pas être rechargées via la balance.

3 Affichage de l'état de charge

Symbole	Description
	Niveau de charge : normal
	Niveau de charge : bas
	Niveau de charge : vide (symbole clignotant)