


Notice d'installation Interface

KERN KFN-A01

Version 1.1
02/2013
F

KFN-A01-IA-f-1311

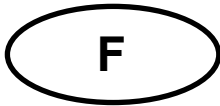

KERN KFN-A01

Notice d'installation Interface

Montage d'interface KFN-A01 au terminal KFN-TM



Retirer les vis au côté arrière du terminal




Retrait du capot




Faire passer le câble d'interface à travers l'ouverture du terminal



Visser et serrer le câble au terminal

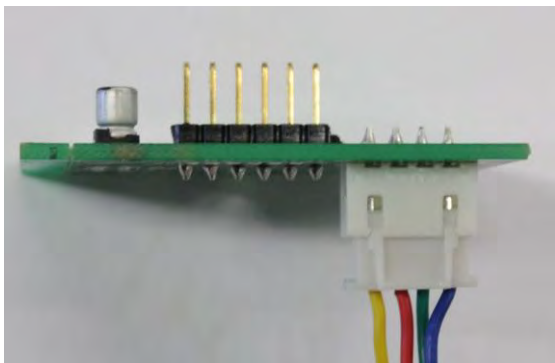



Enficher le câble dans la platine RS-232

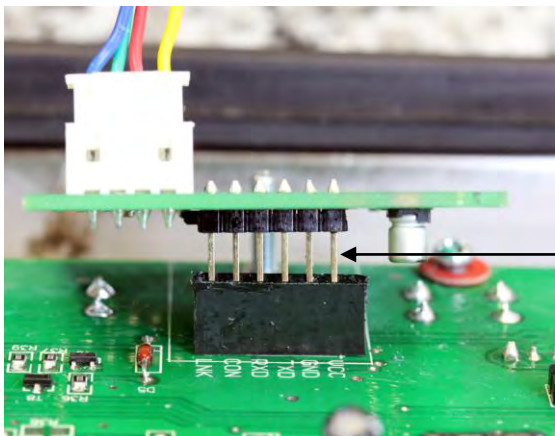


Enficher la platine RS-232 dans la platine principale

Veiller à l'attribution des pins

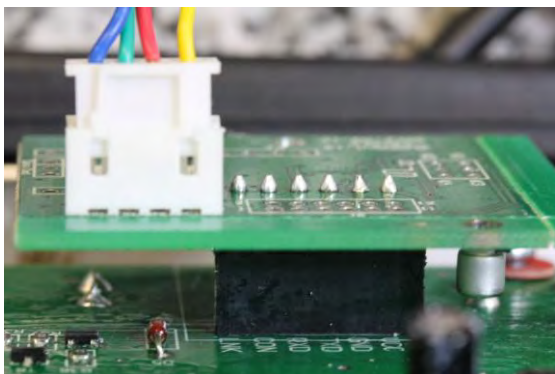

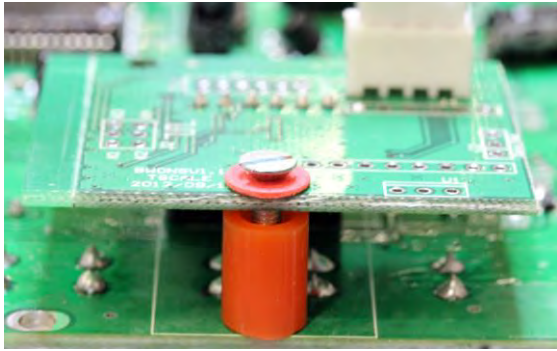

Serrer la vis avec l'espaceur

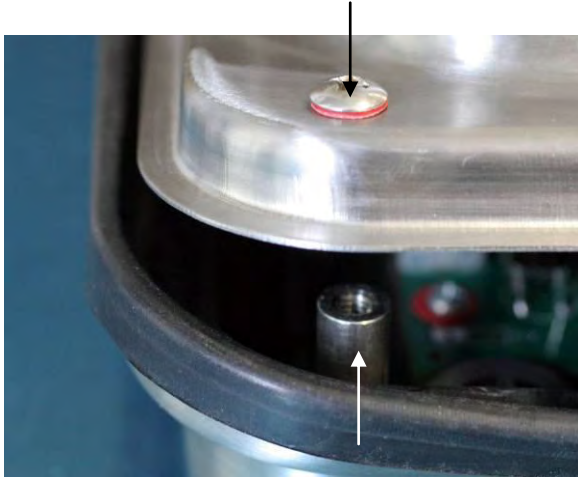

Reserrer les vis sur le côté arrière



Enficher et verrouiller le câble (1,5 m)
pour l'imprimeur/PC.