



KERN & Sohn GmbH

Installatie-instructies Accu

KERN GAB-A04

Versie 1.1
03/2011
NL

GAB-A04-IA-nl-1111



KERN GAB-A04

Versie 1.1 03/2011

Installatie-instructies

Accu



De accu **GAB-A04** kan bij volgende apparaten ingebouwd worden:

- GAB-N
- CFS
- CPB-D/N
- RPB-D

1 Technische gegevens

Weegschaal	Gebruiksduur	Laadtijd
GAB-N	Achtergrondverlichting "Aan": 70 h Achtergrondverlichting "Uit": 90 h	12 h
CFS	Achtergrondverlichting "Aan": 70 h Achtergrondverlichting "Uit": 90 h	12 h
CPB-D/N	Achtergrondverlichting "Aan": 50 h Achtergrondverlichting "Uit": 90 h	12 h
RPB-D	Achtergrondverlichting "Aan": 40 h Achtergrondverlichting "Uit": 80 h	14 h

2 Omvang van de levering

- Accublok; 6V 4Ah

3 Installatie accu:

- ⇒ Weegschaal van het stroomnet verbreken.
- ⇒ Weegplaat en drager van de weegplaat verwijderen

- ⇒ Deksel van het accuvak afnemen



- ⇒ Stekker van het accublok met de respectievelijke kabel van de weegschaal verbinden (op kleuren letten!)



- ⇒ Accublok in het accuvak leggen
- ⇒ Accublok met schuimstof tegen verschuiving beschermen
- ⇒ Erop letten dat de kabels niet gekneld raken
- ⇒ De aansluitkabels mogen niet in de weegruimte teruggeschoven worden (zie pijlen)



OPGEPAST!

De aansluitkabels mogen geen contact met de weegkruis hebben

⇒ Deksel van het accuvak terug
aanbrengen



⇒ Drager van de weegplaat en weegplaat terug opzetten

4 Eerste inbedrijfstelling

De accu wordt door middel van het voedingsapparaat geladen. Hij dient vóór het eerste gebruik 15 uur lang geladen te worden. Inschakelduur van de accu: zie tabel hoofdstuk 1 – “Technische gegevens”.