

# Installatie-instructies Accu

## KERN WTB-A01N

Versie 1.0  
11/2012  
NL

WTB-N-BA-nl-1210



# KERN WTB-A01N

Versie 1.0 11/2012

Installatie-instructies Accu


---

---


**De accu wordt met behulp van de netadapter opgeladen.**

Bedrijfstijd van de accu met verlichte achtergrond bedraagt 30 h, zonder verlichte achtergrond 50 h. De oplaadtijd totdat de accu opnieuw vol is bedraagt ca. 12 h.


**Montage van de accu:**

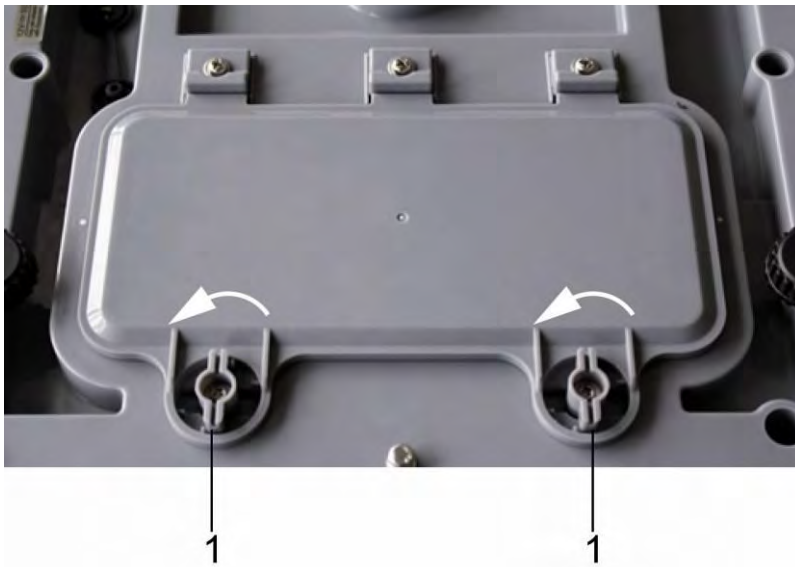

- ⇒ Het aanklevende vocht zo nodig verwijderen.
- ⇒ Beide hefboomen (1) naar links 90° draaien.

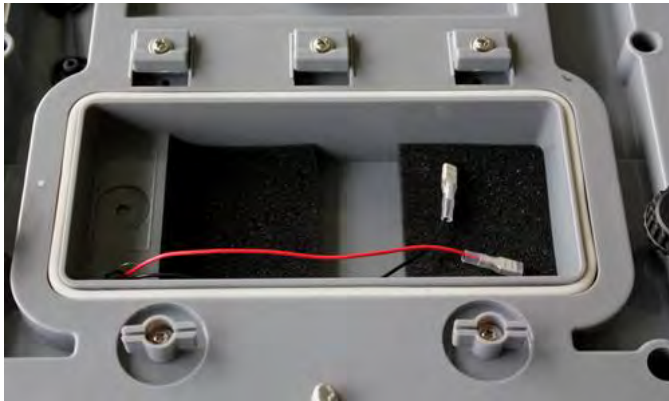

⇒ Het deksel van de accucontainer en de schuimelementen afnemen.

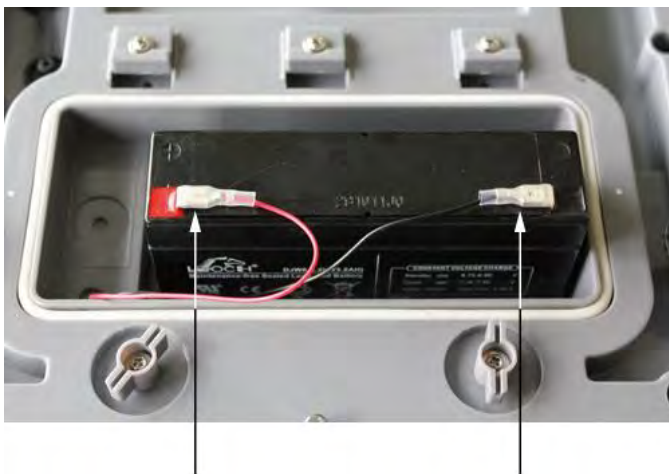

⇒ De accu aansluiten.




Op de kleuren letten:  
rood met rood!  
zwart met zwart!




⇒ De accu zo inzetten dat hij niet weg kan glijden (met schuimelementen bevestigen).



De leiding niet drukken.

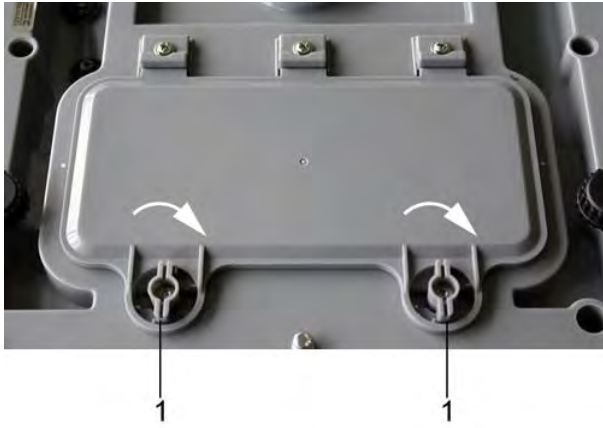

- ⇒ Het deksel van de accucontainer sluiten.
- ⇒ Beide hefboomen (1) naar rechts 90° draaien.

Indien op de driehoek-symboolaanduiding ▼ onder de volumeaanduiding  verschijnt, betekent het dat de accu binnenkort leeg wordt. De netadapter aansluiten, de accu wordt opgeladen.



Om beschadigingen van de weegschaal te voorkomen dient er niet te veel druk daarop te worden gelegd, in het bijzonder als ze op het weegschaalplateau ligt.