

## LED éclairage circulaire OZB-A4572



### Fonction

1. interrupteur on-off
2. Sélection des segments de LED
3. Connexion à l'alimentation
4. Diminution de l'intensité lumineuse
5. Vis de fixation



### Avantages en un coup d'œil

- ✓ Température de couleur constante
- ✓ Anneau de LED segmentable
- ✓ Longue durée de vie
- ✓ Sans maintenance, aucun remplacement de la lampe
- ✓ Très faible consommation de courant
- ✓ Disponible avec une prise secteur britannique



### Instructions de sécurité

La lumière de l'illuminateur annulaire est très brillante. Par conséquent, il faut toujours allumer l'éclairage avant de regarder dans les oculaires. Évitez de regarder directement dans la LED.



### Données techniques

Intensité d'éclairage : 3W-LED  
 Température de couleur: 6500-7000K  
 Diamètre intérieur: 60mm  
 Tension d'entrée: AC 100-240V  
 50/60HZ 0,2A max.  
 Tension de sortie: DC 12V 0,5A



### Note

L'éclairage annulaire ne convient pas aux séries suivantes:

OSE-1  
 OSF-4G  
 OZC-5  
 OZG-4  
 OZL-45R