

Instructions de montage Statif

KERN SFE-A01 / A02 / A03

Version 2.0

04/2014

F



Exemple SFE-A02

SFE-A01/A02/A03-IA-f-1420



KERN SFE-A01 / A02 / A03

Version 2.0 04/2014

Instructions de montage Statif

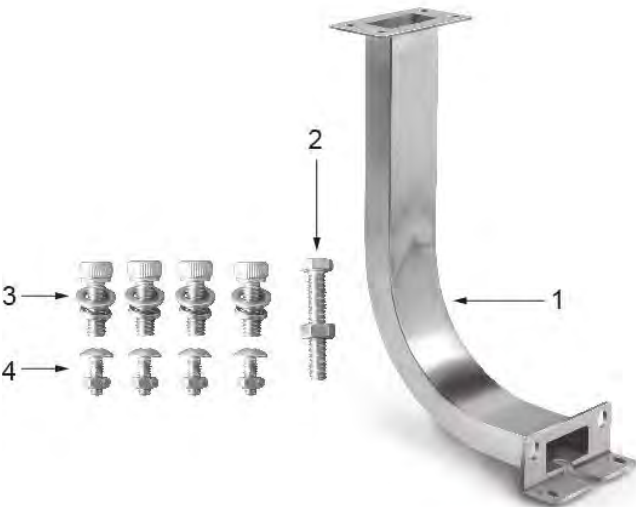
Table des matières

1	Caractéristiques techniques	2
2	Etendue de la livraison	3
3	Montage	3
3.1	Monter le statif à la balance.....	3
3.2	Monter l'afficheur au statif.....	4

1 Caractéristiques techniques

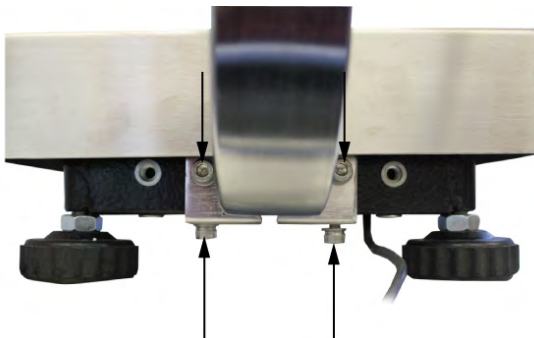
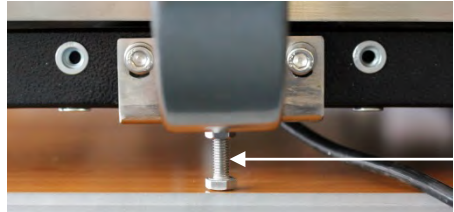
KERN	SFE-A01	SFE-A02	SFE-A03
Hauteur du statif	20 cm	40 cm	60 cm
Poids net	800 g	1600 g	2400 g
Pour les modèles de SFE avec plateau (mm)	toutes les tailles	400 x 300 x 118 500 x 400 x 137 650 x 500 x 142	500 x 400 x 137 650 x 500 x 142

2 Etendue de la livraison


	<ol style="list-style-type: none">1. Statif2. Vis d'appui3. 4 vis (grandes) avec les rondelles de sécurité et intercalaires pour le montage à la balance4. 4 vis (petites) avec des écrous pour le montage de l'appareil d'affichage
---	---

3 Montage

3.1 Monter le statif à la balance

	<p>Fixer le statif à la plateforme selon la figure à l'aide des 4 vis grandes et des rondelles de sécurité et intercalaires.</p>
	<p>Dévisser la vis d'appui jusqu'à avoir obtenu un emplacement sûr.</p>

3.2 Monter l'afficheur au statif

	<p>Visser l'appareil d'affichage au statif à l'aide des 4 vis petites et les écrous selon l'illustration.</p> <p>Fixer le câble à l'aide d'attaches de câbles de façon que le câble ne dérange pas le processus de pesage.</p>
---	--