


### Mode d'emploi abrégé

# arium® confort I, confort II

## Panneau de commande et commande générale dans le mode de fonctionnement

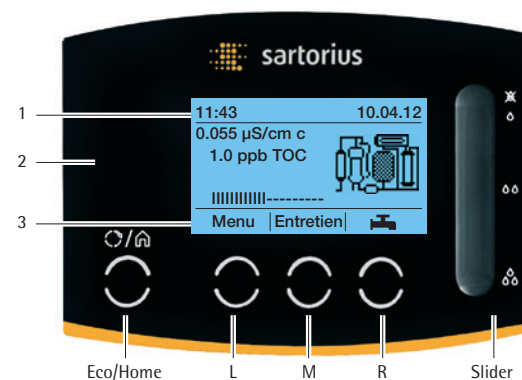

III. 1 : Panneau de commande

Vous pouvez commander l'arium® confort par l'intermédiaire d'un panneau de commande doté de quatre touches de fonction et d'un curseur (slider) pour le soutirage manuel d'eau. La succession des touches est décrite ci-après par L, M, R et Eco/Home (voir ill. 1). A l'exception de la touche Eco/Home, des fonctions sont affectées aux touches L, M et R selon le statut actuel de la navigation.

### Affichage à l'écran

L'affichage à l'écran se subdivise en trois zones principales.

- En-tête :
  - affichage de l'heure et de la date actuelles ou
  - affichage de l'option de menu ouverte
  - affichage du niveau de menu

Menu ► Réglages	1 <sup>er</sup> niveau de sous-menu
► ► Affichage des valeurs	2 <sup>ème</sup> niveau de sous-menu
► ► ► Conductivité	3 <sup>ème</sup> niveau de sous-menu

Tabl. 1 : Niveaux du menu

- Plage de fonctionnement :
  - affichage de la valeur de référence actuelle et du diagramme de flux
- affichage de menus (par ex. valeurs limites)
- Ligne du bas :
  - affichage de l'affectation actuelle des touches L, M et R

Copyright by Sartorius Lab Instruments GmbH & Co. KG | Goettingen, Allemagne.  
Toute reproduction ou traduction, intégrale ou partielle, réalisée sans l'accord écrit de la société Sartorius Lab Instruments GmbH & Co. KG, est interdite. Sous réserve de modifications sans avertissement préalable.

Sartorius Lab Instruments GmbH & Co. KG | Goettingen, Allemagne  
N° de publication : WH26005-f140603  
Vers. : 06 | 2014

## Mode de fonctionnement

Dans le mode de fonctionnement, la touche L est affectée au menu, la touche M à l'entretien (fonction de service) et la touche R au soutirage d'eau contrôlé.

- Touche « **Menu** » (L) Cette touche vous permet de basculer vers le menu système avec ses options.
- Touche « **Entretien** » (M) Avec cette touche, vous basculez dans le domaine de l'entretien. C'est ici que se trouvent les options de menu pour l'entretien (par ex. décontamination, remplacement des cartouches, etc.).
- Touche « **Soutirage** » (R) Cette touche vous permet de passer directement au soutirage d'eau contrôlé. Vous avez ici la possibilité de choisir entre le soutirage selon un critère de temps ou selon un critère de volume.
- Slider Slider (curseur) de soutirage manuel de l'eau produite.
- Touche « **Eco/Home** » La touche est affectée à une fonction Eco et à une fonction Home. La fonction Home sert à repasser de l'option de menu actuelle à l'affichage de fonctionnement. Les processus tels que par ex. le soutirage d'eau ou la décontamination font exception. La fonction Home ne peut pas être utilisée dans cet état. La fonction Eco vous permet de faire passer le système du mode de fonctionnement au mode de recirculation. Dans ce mode, l'eau est remise en circulation dans le système pendant 15 minutes par heure. Cela sert à garantir la qualité de l'eau même en cas d'immobilisation prolongée. Pour passer en mode Eco, maintenez la touche enfoncée pendant 3 secondes. Pour repasser en mode de fonctionnement, appuyez une nouvelle fois sur la touche Eco.

## Soutirage

Le soutirage d'eau peut être effectué manuellement, selon un critère de volume ou selon un critère de temps.


## Soutirage manuel

Le soutirage manuel s'effectue directement à l'aide du slider de soutirage situé sur le côté droit de l'écran.


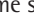

Mettez votre doigt dans le slider et déplacez-le vers le bas pour augmenter le débit volumique ou vers le haut pour réduire le débit volumique. Appuyez sur le haut du slider (goutte barrée) pour stopper le soutirage ou sur le bas (3 gouttes) pour régler le débit volumique au maximum.

Il est également possible d'arrêter le soutirage en appuyant sur la touche de fonction (R) « Arrêt ».

## Soutirage selon un critère de volume

- ▷ Pour effectuer un soutirage selon un critère de volume, appuyez sur la touche de fonction (R) «  » dans le mode de fonctionnement.
- ▷ Appuyez sur la touche de fonction (R) « Démarrer » pour démarrer le dosage.
- ▷ La quantité de soutirage restante est affichée sur l'écran. La touche de fonction (R) « Arrêt » permet d'interrompre le soutirage.


## Réglage de la quantité de soutirage

- ▷ Pour modifier la quantité de soutirage réglée, appuyez sur la touche de fonction (R) «  » pour passer en mode de soutirage.
- ▷ Avec la touche de fonction (M) « ▼ », sélectionnez le volume affiché, confirmez votre sélection en appuyant sur la touche (R) «  » et réglez le volume souhaité à l'aide des touches de fonction (L) « ▲ » et (M) « ▼ ».
- ▷ Confirmez l'entrée en appuyant sur la touche de fonction (R) «  ».


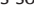

Quantité de soutirage	Échelon
0,1 l – 2,0 l	0,1 l
2,0 l – 20,0 l	1,0 l
20,0 l – 60,0 l	5,0 l

Tabl. 2 : Quantité de soutirage réglable

## Soutirage selon un critère de temps

- ▷ Pour effectuer un soutirage selon un critère de temps, appuyez sur la touche de fonction (R) «  » dans le mode de fonctionnement et passez ensuite au soutirage selon un critère de temps.
- ▷ Appuyez sur la touche de fonction (R) « Démarrer » pour démarrer le dosage.
- ▷ Le temps de soutirage restant est affiché sur l'écran. La touche de fonction (R) « Arrêt » permet d'interrompre le soutirage.

## Réglage du temps de soutirage

- ▷ Pour modifier le temps de soutirage réglé, appuyez sur la touche de fonction (R) «  » pour passer en mode de soutirage.
- ▷ Avec la touche de fonction (M) « ▼ », sélectionnez le temps affiché, confirmez votre sélection en appuyant sur la touche (R) «  » et réglez le temps souhaité à l'aide des touches de fonction (L) « ▲ » et (M) « ▼ ».
- ▷ Confirmez l'entrée en appuyant sur la touche de fonction (R) «  ».

Temps de soutirage	Échelon
0,5 min – 10 min	0,5 min
10 min – 30 min	1 min
30 min – 60 min	5 min

Tabl. 3 : Temps de soutirage réglable