

Accessoires cartouches DI1500 – DI6000 / 13 – 42 SDF

Jeu de 2 raccords Femelle 3/4", Raccord rapide inox avec valve anti-retour Mâle

→ fixer sur les cartouches (DI1500 – DI6000).

Référence : 031507



Cartouche Inox DI 2800 **avec** Raccords rapide
03.1507:



Cartouche Inox DI 2800 **sans** Raccords rapide
03.1507:



Purgeur - Jeu de 2 raccords rapide Femelle CPC NW 6.4mm – Mâle 3/8"

→ Lorsqu'une cartouche est saturée :

1. Procédez à la purge de la cartouche de déminéralisation en dévissant légèrement la vis de purge en laiton située sur le couvercle de la cartouche jusqu'à ce que l'eau sorte.
2. Placez ces raccourcis (140239) sur les raccords rapides (03.1507). Cela ouvre la vanne d'arrêt des raccords rapides.
3. Inclinez la cartouche afin que l'eau puisse s'écouler. Lorsque toute l'eau a été retirée de la cartouche, celle-ci est prête pour le transport.

Référence : 140239



Panneau avec Raccords rapides pour cartouche Inox

- ✓ Pré filtre 10" avec manomètre indicateur de saturation 3 couleurs
- ✓ Filtre final 10" - 1µm
- ✓ Tuyauterie à raccords 3/4" pour connexion avec toute la gamme de cartouches sous pression jusqu'à 8 bars
- ✓ Conductivimètre digital DC400 : plage de mesure 0,055 - 199,9 µS/cm avec alarme sonore et visuelle
- ✓ Vanne d'arrêt équipée d'un raccord mâle 3/4" pour la connexion directe sur machines diverses ou automates, ...
- ✓ Robinet de prélèvement droit type laboratoire
- ✓ Détendeur réglable taré à 3 bars
- ✓ Compteur volumétrique

Le jeu de tuyaux pour le raccordement aux cartouches est équipé de raccords rapides femelles avec clapet anti-retour CPC qui ne peuvent se connecter que sur des raccords rapides mâles CPC.

Il faut donc s'assurer que la cartouche inox de déminéralisation possède les raccords mâles CPC (référence 031507).

Référence : 071000



Données techniques :

Pression maximale: 6 bars

Température minimale/maximale: 2 - 40°C

Dimensions (Longueur x Hauteur x Profondeur): 800 x 600 x 150mm.

Poids à vide/avec eau + filtres: 10 kg / 12 kg